

植物叶绿素荧光检测系统 PlantView 230F 注意事项

1. 开机时先开硬件再开软件。关机时先关软件再关硬件（**必须关掉背后开关，并将红色样品罩向上打开**）。
2. 使用前要检查样品仓、台面是否整洁，如有脏污，必须告知管理员，扣除上一使用人信用分。
3. 使用时，如果植株高度过高，可以拆卸掉样品仓底部的底板，但用完必须复原。
7. 使用完仪器后，**必须清洁样品仓**。
8. 必须使用**格式化的空 U 盘/硬盘**拷贝数据，防止电脑中毒。
9. 数据请及时拷走，以防系统定期清理造成数据丢失。需要暂留请联系管理员。
10. 填写使用记录，如实描述仪器状态。仪器有异常/脏污，需立即报告管理员，追究上一使用人责任。

注：以上注意事项需严格遵守，如有违反，按设备中心规定严厉处罚